

AYUDA VISUAL



TITULO: Operación de baño ultrasonido
ÁREA: Control de Calidad
PUESTO QUE LA ELABORO: Supervisor de control de calidad

Grado de Revisión: A / 11-ABR-2023

Documento No.: AV-CA-45

MODO DE OPERAR BAÑO ULTRASONIDO

Mantener el nivel del agua entre 1 y 1.5 cm debajo de la boca del envase que contiene la muestra que requiere sacar el aire.

1



3

Presionar la tecla DEGAS.

Prender el equipo y seleccionar 5 minutos de operación con las teclas de lado derecho.

2



4

Si la muestra aún tiene aire repetir el paso 3. (En caso de requerir más de 5 minutos de operación, incrementar con las teclas del lado derecho)