

AYUDA VISUAL



TÍTULO: **ESTÁNDAR DE USO Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE NITRÓGENO**


ÁREA: **MÓDULOS DE FABRICACIÓN**

PUESTO QUE LA ELABORÓ: **INVESTIGADOR APOYO**

Rev. **A / 20-DIC-2022**

AV-ID-52

Página 1 de 1

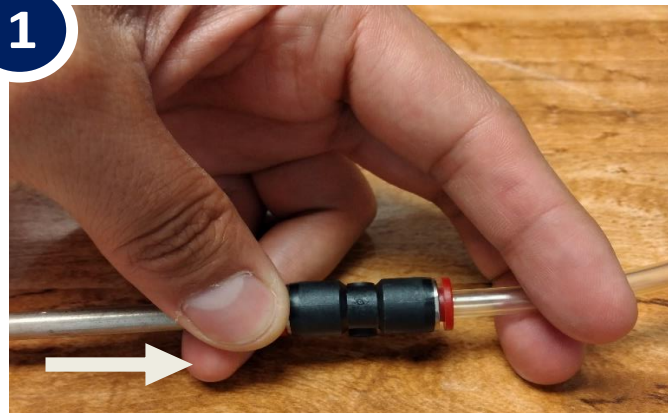

Conectar la varilla de acero inoxidable y la manguera de silicón a cada una de las entradas de la unión con doble conexión rápida. Se ejerce una ligera presión en dirección de la flecha en la imagen



Introducir la varilla de acero inoxidable en el tapón que va en el reactor



Finalmente, al terminar la fabricación, la varilla de acero inoxidable debe sumergirse en solvente, contenido en el recipiente, para su adecuada limpieza