

MÉTODO:
DESCRIPCIÓN:**TARQ-1401**
PROCEDIMIENTO PARA DAR DE ALTA MÉTODOS EN EL TITULADOR AUTOMÁTICO**TARQ:****DEFINICIÓN**

Establece el procedimiento para dar de alta métodos en el titulador automático Orion modelo 950.

APARATOS y REACTIVOS

1. Titulador automático Orión, modelo 950.

PROCEDIMIENTO

Nota: Lo que aparece en letra negrita es lo que el usuario introduce al equipo.

1. Oprimir el botón 6 (write method).
2. Edit method?, **No**
3. Preset endpoint?, **No**
4. First derivative?, **Yes**
5. Unit M?, **Yes**
6. 1.000 Reaction ratio, **Yes**
7. Blank required, **No**
8. Time readings, **12, Yes**
9. Electrode NO. 1, **Yes**
10. Sample vol? **80, Yes**
11. Titrant conc, **0.5, Yes**
12. Dispenser NO. 1, **Yes**
13. Const 1-ML 2-MV, **Yes**
14. Constant incr, **0.5, Yes**
15. Predose volume, **30, Yes**
16. 0.00 ML Aux reagent vol, **Yes**
17. Max totl titrant, **50, Yes**
18. 1 Number of end points, **Yes**
19. Save method?, **Yes**
20. Save as method, **1, Yes**