

MÉTODO:
DESCRIPCIÓN:

TARQ-675
MEDICIÓN DE CONDUCTIVIDAD

TARQ:

DEFINICIÓN

Establece el procedimiento para medir la conductividad de soluciones acuosas.

APARATOS y REACTIVOS

1. Medidor de conductividad.
2. Piseta con agua destilada.
3. Agitador magnético u otro medio de agitación.
4. Papel rolo o Kleenex.

PROCEDIMIENTO

1. Encender el equipo.
2. Enjuagar el electrodo y agitador con agua destilada.
3. Secar el electrodo y agitador con un pedazo de papel.
4. Colocar el electrodo dentro de la solución problema.
5. Encender el agitador.
6. Tomar la lectura que aparece en la pantalla del equipo.
7. Apagar el agitador.
8. Retirar el electrodo de la solución problema.
9. Enjuagar el electrodo y agitador con agua destilada.
10. Secar el electrodo y agitador con un pedazo de papel
11. Registrar según [ES-AS-08](#) "Registros de Resultados del Manual de Técnicas de Análisis"